



LOGICIEL DE TEST PHYSIQUE

LE GESTIONNAIRE D'EXPORTATION


Le gestionnaire d'exportation ERWEKA : une exportation des données simple et rapide!

Avec le gestionnaire d'exportation ERWEKA, les utilisateurs peuvent exporter en toute transparence les rapports de test des appareils ERWEKA SVM II, TAR II, Easy- Check, MultiCheck 6 et ZT 720/30 via leur réseau et les convertir sans effort aux formats PDF et XML. Le logiciel Windows, une fois installé sur n'importe quel PC de votre réseau de laboratoire, transforme automatiquement vos données de rapport en fichiers PDF et XML. De cette manière, la numérisation manuelle et fastidieuse des rapports imprimés est enfin de l'histoire ancienne.

En outre, l'interface conviviale permet de définir le dossier de destination souhaité, qu'il s'agisse d'un lecteur local ou d'un chemin réseau spécifique. Intégré au propre réseau informatique du laboratoire, les mesures de sécurité et les protocoles de conformité des données qui s'appliquent au réseau s'appliquent également à ces dossiers, de sorte que les données précieuses restent toujours protégées.

Chaque fichier exporté est nommé de manière spécifique et combine le type d'appareil, le numéro de série ainsi que la date et l'heure de réception des données. Ainsi, les utilisateurs ne perdent jamais de vue les données précieuses et conservent un aperçu facile pour un accès et une analyse aisés.


Le gestionnaire d'exportation ERWEKA constitue une solution simple qui convient aussi bien aux nouveaux appareils qu'aux appareils existants. Sa capacité remarquable à recevoir

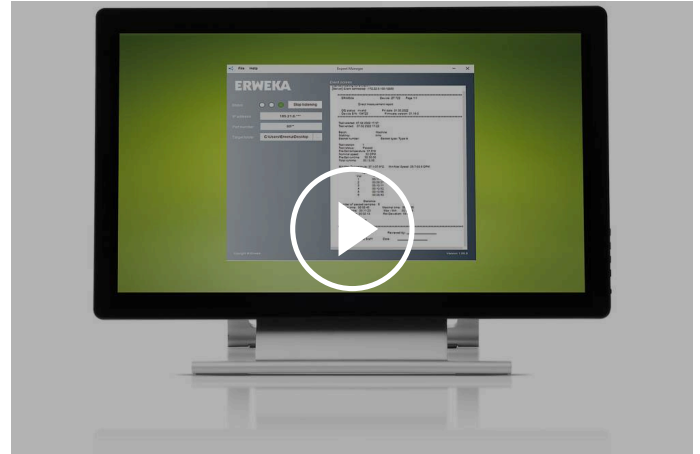

[Cliquez pour voir la vidéo](#)

ENREGISTREMENT FACILE SUR LE PC OU DANS DES DOSSIERS EN RÉSEAU.

SIMPLIFICATION DE LA COLLECTE DE DONNÉES À PARTIR DE VOS APPAREILS

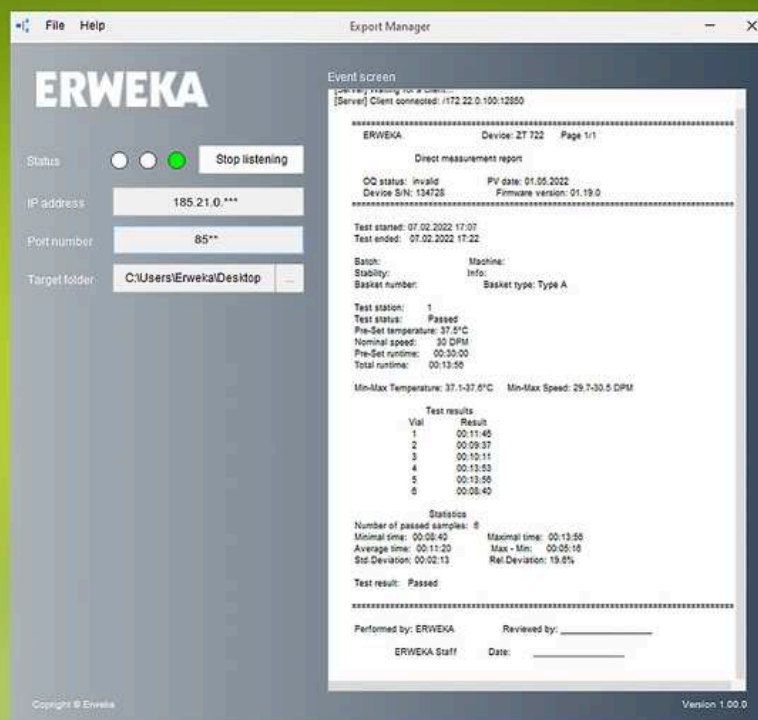

STATUT

Indique le statut de la connexion au réseau. Rouge : les valeurs pour « Port number » et « Target folder » manquent ou sont incorrectes. Jaune : les valeurs saisies sont correctes. Vert : la réception des données a commencé. Le logiciel est prêt à recevoir des données de l'appareil.

ADRESSE IP

Affiche l'adresse IP du PC sur lequel fonctionne le gestionnaire d'exportation. Elle est déterminée automatiquement.

DOSSIER CIBLE

Définit le chemin du dossier dans lequel le protocole sera enregistré. Cliquer pour définir un chemin.

DÉMARRER L'ÉCOUTE

Fait passer le gestionnaire d'exportation à l'état « En attente », dans lequel les données peuvent être reçues. Le bouton n'est actif qu'après avoir saisi des valeurs correctes pour « Port number » et « Target folder ».

NUMÉRO DE PORT

Définit le numéro du port sur lequel l'appareil reçoit des données.

LOGICIEL DE TEST PHYSIQUE LE GESTIONNAIRE D'EXPORTATION



Le logiciel de gestion des exportations est compatible avec les appareils ERWEKA suivants :

- | ZT 72x (à partir de la version 1.20 du firmware)
- | ZT 73x (à partir de la version 2.02 du firmware)
- | EasyCheck (à partir de la version 1.38 du firmware)
- | MultiCheck 6 (à partir de la version 1.38 du firmware)
- | SVM II (à partir de la version 1.15 du firmware)
- | TAR II (à partir de la version 1.01 du firmware)