




SOFTWARE PARA ANALIZADOR FÍSICO EXPORT MANAGER

Con el Export Manager de Erweka los datos se exportan de forma rápida y sencilla.

El gestor de exportaciones Export Manager de Erweka permite a los usuarios exportar informes de ensayos de manera sencilla, desde dispositivos como el SVM II, TAR II, EasyCheck, MultiCheck 6 y el ZT 720/30 a través de su red, y convertirlos fácilmente a formatos PDF y XML. El software de Windows se instala en cualquier ordenador en la red del laboratorio y convierte de manera automática los datos de los informes de ensayos en archivos PDF y XML, evitando así una tarea lleva mucho tiempo como es el escanear manualmente los informes impresos.

Pero sus prestaciones no terminan ahí. Nuestra interfaz fácil de usar permite definir la carpeta de destino deseada, ya sea en una unidad local o en una ubicación de red específica. Con la integración en la red informática del laboratorio, las medidas de seguridad y los protocolos de cumplimiento de datos que se aplican a la red también se aplican a estas carpetas, de modo que los datos importantes siempre están protegidos. Sin comprometer la seguridad ni la integridad de los datos: cada archivo exportado tiene un nombre específico que incluye el tipo de dispositivo, el número de serie y la fecha y la hora de recepción de los datos.

El Export Manager de Erweka es una solución ágil, compatible con dispositivos nuevos y con los ya existentes. Gracias a su excelente capacidad para recibir simultáneamente datos de varios dispositivos, los usuarios agilizan el flujo de trabajo en los laboratorios y ahorran tiempo, esfuerzo y dinero.

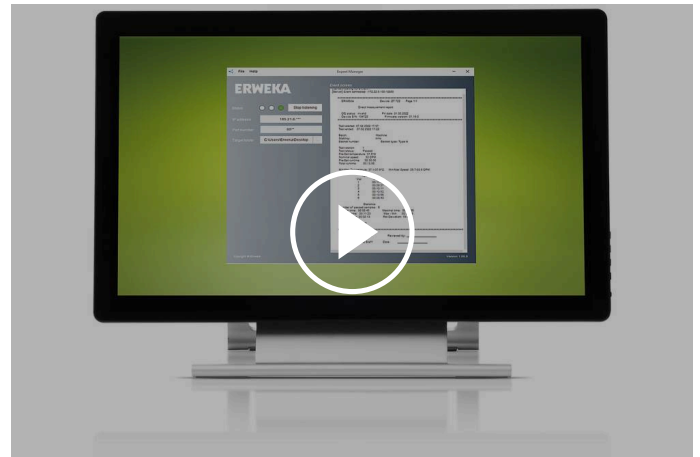

[Haga clic para mirar el video](#)

GUARDE DATOS SIN ESFUERZO EN CAPETAS DE RED O PC

RECOPIACIÓN DE DATOS SIMPLIFICADA DESDE SU EQUIPO



ESTADO

Muestra el estado de la conexión de red. Rojo: faltan los valores «número de puerto» y «carpeta de destino» o son incorrectos. Amarillo: los valores introducidos son correctos. Verde: recepción de datos iniciada; el software está listo para recibir datos del dispositivo.

EMPEZAR A ESCUCHAR

El Export Manager cambia al estado «en espera» con el que ya se pueden recibir datos. El botón solo aparece activo después de haber introducido los valores correctos en «número de puerto» y «carpeta de destino».

DIRECCIÓN IP

Muestra la dirección IP del ordenador en el que se ejecuta el Export Manager; la dirección se establece de manera automática.

NÚMERO DE PUERTO

Indica el número de puerto en el que se reciben los datos del dispositivo.

CARPETA DE DESTINO

Indica la ruta de la carpeta donde se guardará el protocolo; haga clic para establecer la ruta.

SOFTWARE PARA ANALIZADOR FÍSICO EXPORT MANAGER



El software Export Manager es compatible con los siguientes dispositivos de Erweka:

- | ZT 72x (a partir de la versión 1.20 del firmware)
- | ZT 73x (a partir de la versión 2.02 del firmware)
- | EasyCheck (a partir de la versión 1.38 del firmware)
- | MultiCheck 6 (a partir de la versión 1.38 de firmware)
- | SVM II (a partir de la versión 1.15 del firmware)
- | TAR II (a partir de la versión 1.01 del firmware)