




物理测试仪软件

## 导出管理器

使用 **Erweka Export Manager** 引入简单快速的数据导出。


使用 Erweka Export Manager，用户可以通过他们的网络从设备 SVM II、TAR II、EasyCheck、MultiCheck 6 和 ZT 720/30 无缝导出测试协议，毫不费力地将它们转换为 PDF 和 XML 格式。Windows 软件安装在实验室网络中的任何 PC 上后，可自动将测试报告数据转换为 PDF 和 XML 文件。告别耗时的手动扫描打印报告。但这还不是全部。我们的用户友好界面允许您定义所需的目标文件夹，无论是本地驱动器还是指定的网络位置。集成到技工所自己的 IT 网络中，对网络有效的安全措施和数据合规性协议也适用于这些文件夹，确保有价值的始终得到保护。在数据安全性或完整性方面不得妥协。每个导出的文件都有特定的名称，结合了设备类型、序列号以及接收数据的日期和时间。这意味着用户永远不会忘记有价值的信息，轻松维护概览，以便于访问和分析。Erweka Export Manager 是一种轻量级解决方案，适用于新设备和现有设备。凭借其同时从多个设备接收数据的可靠能力，用户将节省时间、精力和金钱，并简化他们的实验室工作流程。

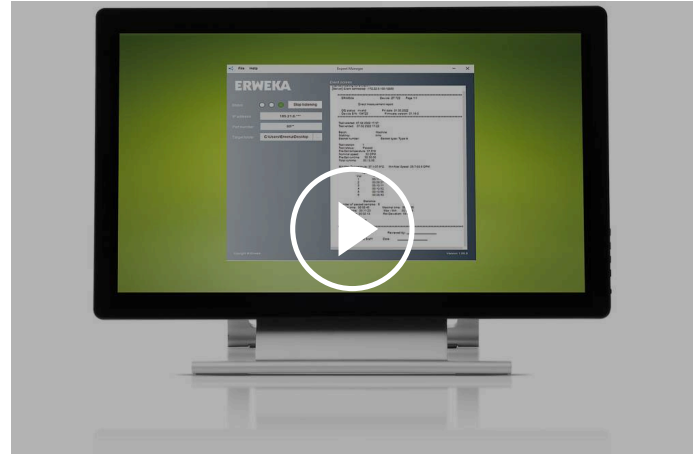

[点击观看视频](#)

轻松保存在 PC 或网络文件夹中

## 简化设备数据收集

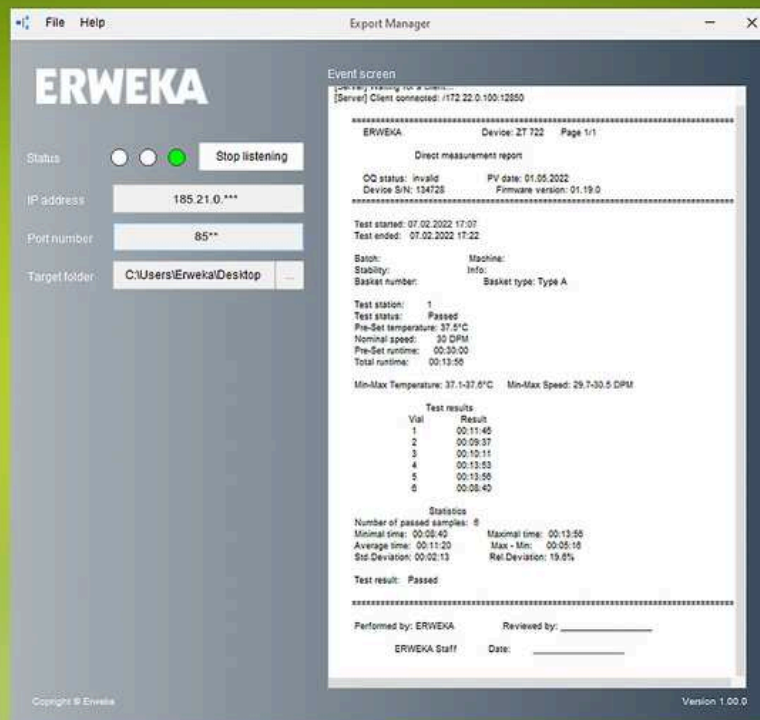

## 地位

显示网络连接的状态。红色：的值“端口号”和“目标文件夹”缺失或不正确。黄色：输入的值正确。绿色：数据接收已启动。软件已准备好从设备接收数据。

## IP地址

显示运行 Export Manager 的 PC 的 IP 地址。它是自动确定的。

## 开始聆听

将 Export Manager 切换到“等待中”status，可以在其中接收数据。只有在您为“输入正确的值后，该按钮才会处于活动状态端口号”和“目标文件夹”。

## 端口号

设置从设备接收数据的端口号。

## 目标文件夹

设置将保存协议的文件夹路径。单击以设置路径。

## 物理测试仪软件 导出管理器



Export Manager 软件支持以下 Erweka 设备：

- | ZT 72x (固件版本 1.20 以上)
- | ZT 73x (固件版本 2.02 以上)
- | EasyCheck (固件版本 1.38 以上)

- | MultiCheck 6 (固件版本 1.38 以上)
- | SVM II (固件版本 1.15 以上)
- | TAR II (固件版本 1.01 以上)