



SOFTWARE DE TESTADOR FÍSICO


GERENCIADOR DE EXPORTAÇÃO

Apresentamos a exportação de dados simples e rápida com o Gerenciador de exportação da ERWEKA.

O Gerenciador de exportação da ERWEKA permite que os usuários exportem facilmente relatórios de teste de dispositivos como SVM II, TAR II, EasyCheck, MultiCheck 6 e ZT 720/30 pela rede e os convertam facilmente nos formatos PDF e XML. O software Windows é instalado em qualquer PC da rede do seu laboratório e converte automaticamente os dados do relatório de teste em arquivos PDF e XML, eliminando a demorada digitalização manual de relatórios impressos.

Mas não para por aí. A interface amigável permite definir a pasta de destino desejada, seja ela uma unidade local ou um local de rede específico. Com a integração na própria rede de TI do laboratório, as medidas de segurança e os protocolos de conformidade de dados que se aplicam à rede também se aplicam a essas pastas, fazendo com que os dados valiosos permaneçam sempre protegidos. Sem comprometer a segurança ou a integridade dos dados: cada arquivo exportado recebe um nome específico que inclui o tipo de dispositivo, o número de série, a data e a hora do recebimento dos dados.

O Gerenciador de exportação da ERWEKA é uma solução leve, adequada para dispositivos novos e existentes. Com sua notável capacidade de receber dados de vários dispositivos simultaneamente, os usuários economizam tempo, esforço e dinheiro e otimizam os fluxos de trabalho do laboratório.

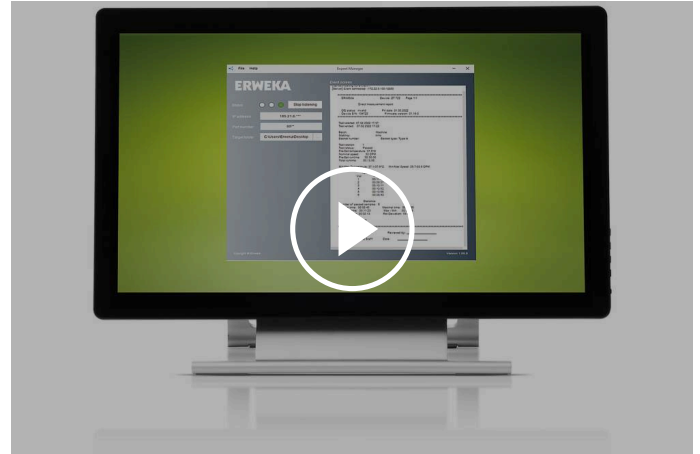

[Clique para ver o vídeo](#)

SALVAMENTO SEM ESFORÇO NO PC OU EM UMA PASTA DE REDE

OTIMIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS DO SEU EQUIPAMENTO



STATUS

Mostra o status da conexão de rede. Vermelho: os valores "Port Number" (Número da porta) e "Target Folder" (Pasta de destino) estão ausentes ou incorretos. Amarelo: os valores inseridos estão corretos. Verde: a recepção de dados foi iniciada. O software está pronto para receber dados do dispositivo.

COMECE A OUVIR

Alterna o Gerenciador de exportação para o status "Waiting" (Em espera), no qual os dados podem ser recebidos. O botão estará ativo somente depois que você tiver inserido os valores corretos de "Port Number" (Número da porta) e "Target Folder" (Pasta de destino).

ENDEREÇO IP

Mostra o endereço IP do computador no qual o Gerenciador de exportação está sendo executado. Ele é determinado automaticamente.

NÚMERO DA PORTA

Define o número da porta em que os dados são recebidos do dispositivo.

PASTA DE DESTINO

Define o caminho da pasta onde o protocolo será salvo. Clique para definir um caminho.

SOFTWARE DE TESTADOR FÍSICO GERENCIADOR DE EXPORTAÇÃO



O software Gerenciador de exportação é compatível com os seguintes dispositivos da ERWEKA:

- | ZT 72x (a partir da versão 1.20 do firmware)
- | ZT 73x (a partir da versão 2.02 do firmware)
- | EasyCheck (a partir da versão 1.38 do firmware)
- | MultiCheck 6 (a partir da versão 1.38 do firmware)
- | SVM II (a partir da versão 1.15 do firmware)
- | TAR II (a partir da versão 1.01 do firmware)